

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термобаня для чашечных вискозиметров Константа ВЗ



Термобаня для чашечных вискозиметров Константа ВЗ

Предназначен для поддержания заданной температуры испытуемой жидкости при определении условной вязкости лакокрасочных и иных продуктов с помощью чашечных вискозиметров «Константа ВЗ» при использовании совместно с термо- или криостатами.

Состоит из:

- термокожуха для чашечных вискозиметров «Константа ВЗ»;
- термостата «ELMITW-2» или аналогичного;
- циркуляционного насоса;
- соединительных шлангов.

Отличительные особенности:

- В термокожухе поддерживается комнатная (при отключенном термостате) или температура выше комнатной.
- В качестве носителя тепла используется вода.

Диапазон устанавливаемой температуры в ванне термостата, °C	от комнатной+3 до 80
Точность поддержания температуры в ванне, °C	±0,1
Время выхода на заданную температуру, мин., не более	30
Производительность циркуляционного насоса, л/час, не менее	150
Вместимость термокожуха, см ³ , не менее	500
Габаритные размеры термокожуха (Д × Ш × В), мм, не более	200 × 150 × 210
Масса термокожуха, кг, не более	3,2
Габаритные размеры термостата с насосом (Д × Ш × В), мм, не более	330 × 180 × 250
Масса термостата с насосом без жидкости, кг, не более	2,5

* Технические характеристики приведены для термостата «ELMITW-2». Возможно использование термостатов других марок и моделей с отличными от приведенных техническими характеристиками.

Работа

Вода, подогретая до необходимой температуры, из термостата с помощью циркуляционного насоса по шлангу поступает в термокожух, отдает тепло и возвращается в термостат.

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01